

# 15. g meghatározása hangelemzéssel

**Nyisd meg** az asztalon található szoftverek mappában lévő **g\_meghat\_hang** fájlt!

**A mikrofont** kapcsold a szoftverben látható módon a **myDAQ** bemenetéhez.

**Az asztalon guríts** egy biliárdgolyót, amely által adott hangot a szoftver rögzíti. A mérés leállítása után a szoftver segítségével határozd meg a „csönd” kezdetének és végének idejét, melyeket az asztal magasságával

együtt írd be a zöld mezőkbe, majd a  gombra kattintva **g** értéke a piros mezőben látható.

