
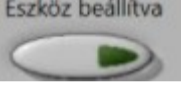
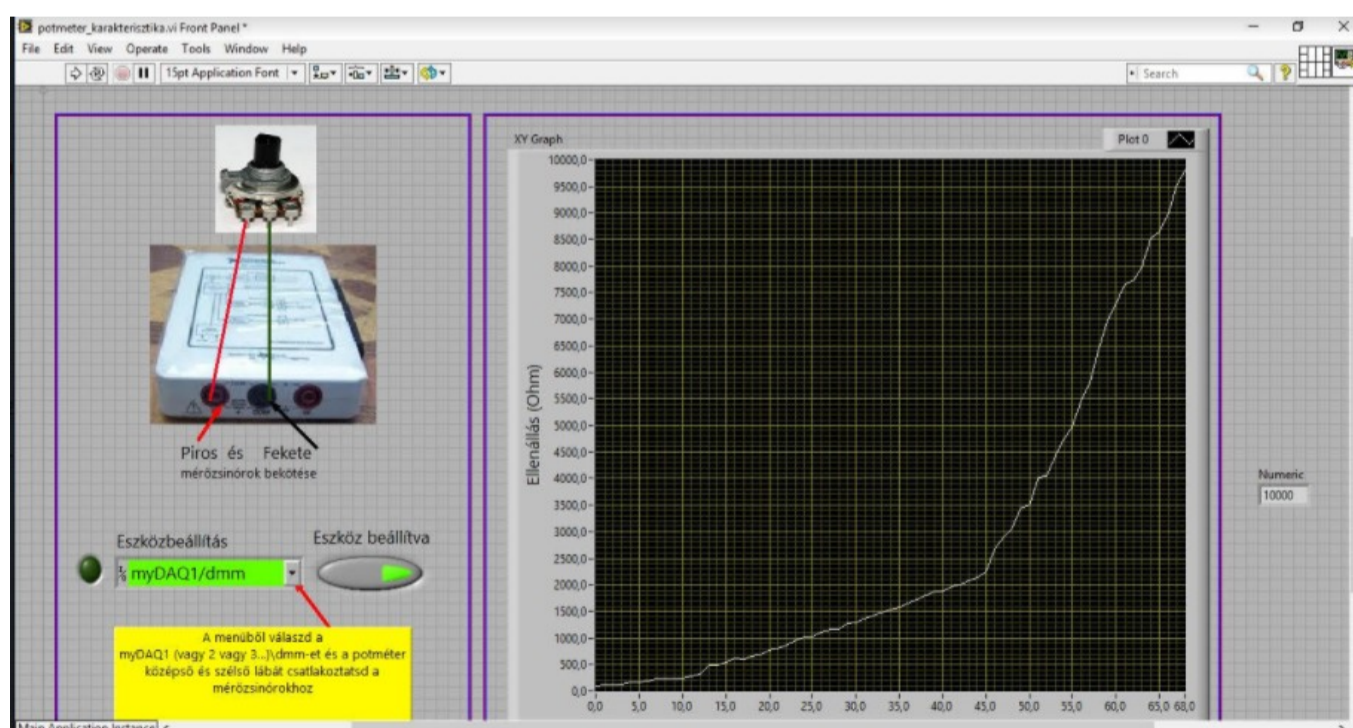


27. Potenciométer karakterisztikájának meghatározása

Az adapter segítségével **csatlakoztasd** a potenciométert a Lego Robothoz, majd a képen látható módon a myDAQhoz!

A szoftvernél a megfelelő beállítást megtéve (sárga színű mezőben leírt módon) és ezt az  gombra kattintva nyugtázva elindul a mérés. A mérés során a Robot motorjának 1°-onkénti elfordulásánál megméri a potenciométer ellenállását, és a mérés végeztével kirajzolja a grafikont.

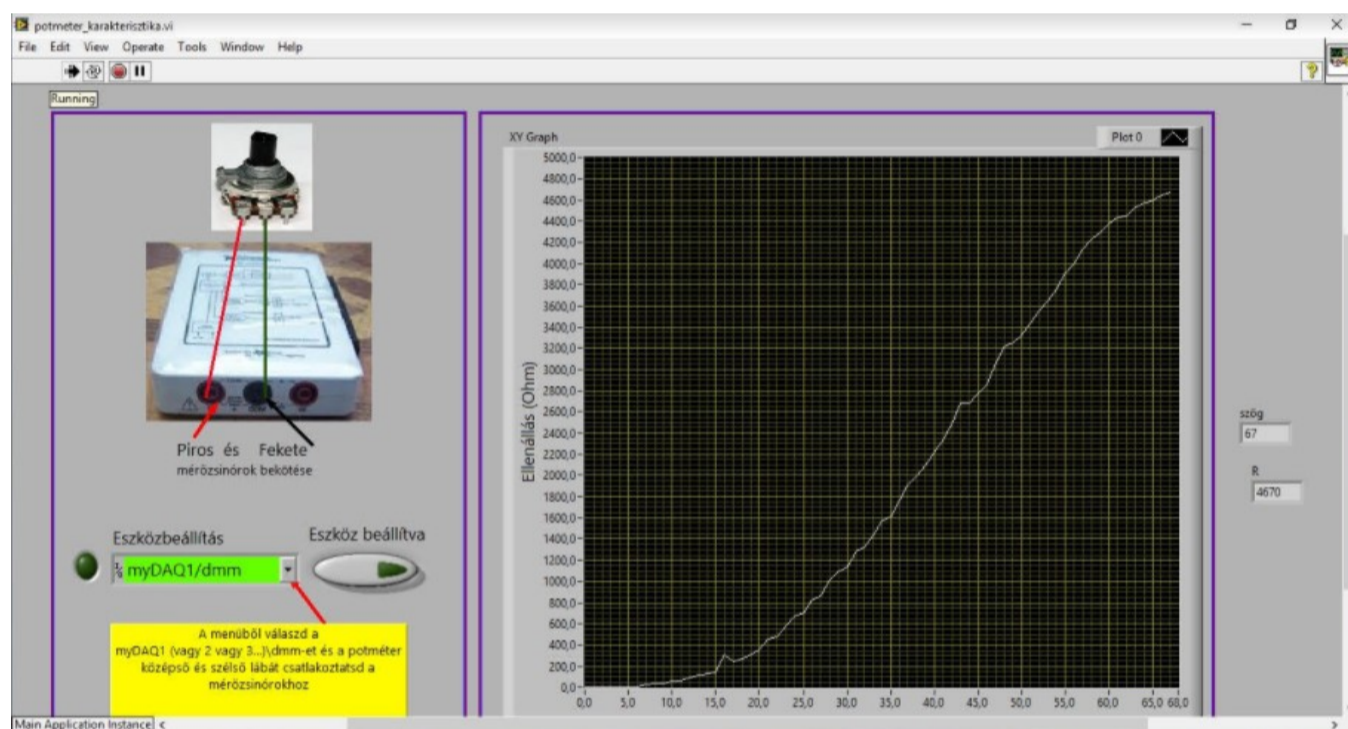

Mi lehet a két eltérő karakterisztikának az oka?